

SR 0570 GVPC 液体培养基配套试剂使用说明书

用 途:

添加到 GVPC 液体培养基基础 (026072) 中配成 GVPC 液体培养基。

成 份:

SR0570 A GVPC 液体培养基生长添加剂:

ACES 缓冲剂	0.5g
氢氧化钾	0.144g
焦磷酸铁	0.0125g
α -酮戊二酸	0.05g
L-半胱氨酸盐酸盐	0.02g

SR0570 B GVPC 液体培养基选择性抑菌剂:

硫酸多粘菌素 B	1mg
万古霉素	0.05mg
放线菌酮	8mg

(西林瓶开启示意图)



使用方法:

1、西林瓶的打开方法: 本西林瓶在铝盖上有箭头的标志, 开启西林瓶前, 用 75%酒精棉消毒西林瓶表面, 在无菌条件下, 按铝盖上的箭头方向打开铝盖, 撕开铝盖, 打开西林瓶胶塞。如右图所示

2、试剂的使用方法: 取 SR0570A GVPC 液体培养基生长添加剂 2 支(分别用 5ml 去离子水溶解)和 SR0570B GVPC 液体培养基选择性添加剂 1 支(用 1ml 去离子水溶解)添加于 90ml 已灭菌的冷却到室温的 GVPC 液体培养基基础中, 配成 GVPC 液体培养基。

贮 存: 2~8℃

规 格: SR0570A 10 支+ SR0570B 5 支/盒

有 效 期: 见标签

广东环凯微生物科技有限公司

地址: 广州市萝岗区广州开发区科学城神舟路 788 号

邮编: 510663

传真: 020-32078333-8619

销售热线: 020-32078333-8602 技术热线: 020-32078333-8877、8876

Http://www.huankai.com E-mail: Webmaster@huankai.com