

产品说明书

Product Manual

【产品名称】

通用名称：40%无菌尿素溶液

英文名称：Urea Solution, 40%

【产品编号与包装规格】

产品编号	产品类型	包装规格
029100	液体	10支/盒

【产品用途】

每5支(即10mL)添加于200mL 尿素琼脂培养基基础(023090)中。

【配方成分】

配方 (每支)	含量
尿素	0.8g
去离子水	2mL

【使用方法】

- 西林瓶的打开方法: 本西林瓶在铝盖上有箭头的标志, 开启西林瓶前, 用75%酒精棉消毒西林瓶表面, 在无菌条件下, 按铝盖上的箭头方向打开铝盖, 撕开铝盖, 打开西林瓶胶塞。
- 试剂的使用方法: 每5支(即10mL)添加于200mL 尿素琼脂培养基基础中。

【储存条件与保质期】

2-8°C保存, 有效期两年。

【废物处理】

检测之后带菌物品置于121°C下高压灭菌30分钟后处理。

【执行标准】

Q/HK 0709 微生物检测配套试剂

【说明版本】

2019年5月14日