

## SR0770 小肠结肠炎耶尔森氏菌显色培养基配套试剂说明书

用 途:

每支添加于 100mL (CRM017) 小肠结肠炎耶尔森氏菌显色培养基中。

使用方法:

1、西林瓶的打开方法: 本西林瓶在铝盖上有箭头的标志, 开启西林瓶前, 用 75%酒精棉消毒西林瓶表面, 在无菌条件下, 按铝盖上的箭头方向打开铝盖, 撕开铝盖, 打开西林瓶胶塞。如右图所示

2、试剂的使用方法: 每支加入 1mL 无菌水, 使试剂完全溶解, 然后添加于大约 50℃左右的 100mL (CRM017) 培养基基础中, 混合均匀后倾注无菌培养皿。

贮 存: 2~8℃

规 格: 10 支/盒



(西林瓶开启示意图)

广东环凯微生物科技有限公司

地址: 广州市萝岗区广州开发区科学城神舟路 788 号

邮编: 510663

传真: 020-32078333-8619

销售热线: 020-32078333-8602 技术热线: 020-32078333 转 8877/8876 (分机)

Http://www.huankai.com E-mail: Webmaster@huankai.com

## SR0770 小肠结肠炎耶尔森氏菌显色培养基配套试剂说明书

用 途:

每支添加于 100mL (CRM017) 小肠结肠炎耶尔森氏菌显色培养基中。

使用方法:

1、西林瓶的打开方法: 本西林瓶在铝盖上有箭头的标志, 开启西林瓶前, 用 75%酒精棉消毒西林瓶表面, 在无菌条件下, 按铝盖上的箭头方向打开铝盖, 撕开铝盖, 打开西林瓶胶塞。如右图所示

2、试剂的使用方法: 每支加入 1mL 无菌水, 使试剂完全溶解, 然后添加于大约 50℃左右的 100mL (CRM017) 培养基基础中, 混合均匀后倾注无菌培养皿。

贮 存: 2~8℃

规 格: 10 支/盒



(西林瓶开启示意图)

广东环凯微生物科技有限公司

地址: 广州市萝岗区广州开发区科学城神舟路 788 号

邮编: 510663

传真: 020-32078333-8619

销售热线: 020-32078333-8602 技术热线: 020-32078333 转 8877/8876 (分机)

Http://www.huankai.com E-mail: Webmaster@huankai.com