

SR0340 Bolton 肉汤配套试剂说明书

用途:

每支添加于 100mL 的 Bolton 肉汤基础中。

成份:

多粘菌素 B	0.001g	头孢哌酮钠	0.002g
万古霉素	0.002g	三甲氧苄胺嘧啶乳酸盐	0.002g
两性霉素 B	0.001g		

(西林瓶开启示意图)

使用方法:

- 西林瓶的打开方法: 本西林瓶在铝盖上有箭头的标志, 开启西林瓶前, 用 75%酒精棉消毒西林瓶表面, 在无菌条件下, 按铝盖上的箭头方向打开铝盖, 撕开铝盖, 打开西林瓶胶塞。如右图所示
- 试剂的使用方法: 每支加入 1mL 无菌水, 45°C 水浴加热使试剂完全溶解, 每支添加于 100mL 的 Bolton 肉汤基础中。

贮存: 2~8°C

规格: 10 支/盒

有效期: 见包装盒



广东环凯微生物科技有限公司

地址: 广州市萝岗区广州开发区科学城神舟路 788 号

邮编: 510663

传真: 020-32078333-8619

销售热线: 020-32078333-8602 技术热线: 020-32078333-8877、8876

Http://www.huankai.com E-mail: Webmaster@huankai.com

SR0340 Bolton 肉汤配套试剂说明书

用途:

每支添加于 100mL 的 Bolton 肉汤基础中。

成份:

多粘菌素 B	0.001g	头孢哌酮钠	0.002g
万古霉素	0.002g	三甲氧苄胺嘧啶乳酸盐	0.002g
两性霉素 B	0.001g		

(西林瓶开启示意图)

使用方法:

- 西林瓶的打开方法: 本西林瓶在铝盖上有箭头的标志, 开启西林瓶前, 用 75%酒精棉消毒西林瓶表面, 在无菌条件下, 按铝盖上的箭头方向打开铝盖, 撕开铝盖, 打开西林瓶胶塞。如右图所示
- 试剂的使用方法: 每支加入 1mL 无菌水, 45°C 水浴加热使试剂完全溶解, 每支添加于 100mL 的 Bolton 肉汤基础中。

贮存: 2~8°C

规格: 10 支/盒

有效期: 见包装盒



广东环凯微生物科技有限公司

地址: 广州市萝岗区广州开发区科学城神舟路 788 号

邮编: 510663

传真: 020-32078333-8619

销售热线: 020-32078333-8602 技术热线: 020-32078333-8877、8876

Http://www.huankai.com E-mail: Webmaster@huankai.com