

## SR0260 改良纤维二糖多粘菌素 B 多粘菌素 E (mCPC) 琼脂基础 配套试剂说明书

用途:

每支添加于 50ml 025110 改良纤维二糖多粘菌素 B 多粘菌素 E (mCPC) 琼脂基础。

成份:

纤维二糖	0.5g/支
多粘菌素 B	5000IU/支
多粘菌素 E	20000IU/支

使用方法:


- 西林瓶的打开方法: 本西林瓶在铝盖上有箭头的标志, 开启西林瓶前, 用 75%酒精棉消毒西林瓶表面, 在无菌条件下, 按铝盖上的箭头方向打开铝盖, 撕开铝盖, 打开西林瓶胶塞。如右图所示
- 试剂的使用方法: 每支加入 2ml 无菌水, 45℃ 水浴加热使试剂完全溶解, 再每支添加于 50ml 025110 改良纤维二糖多粘菌素 B 多粘菌素 E (mCPC) 琼脂基础

贮存: 2~8℃

规格: 10 支/盒

有效期: 见标签

(西林瓶开启示意图)

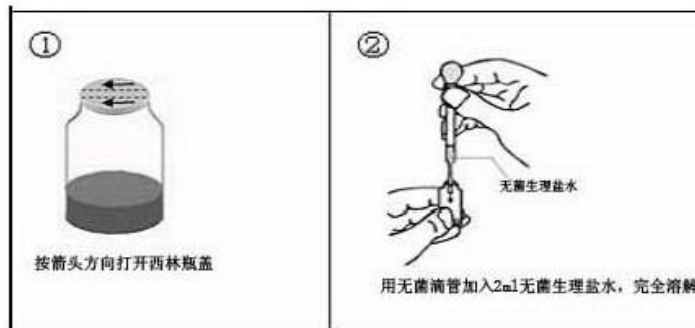

广东环凯微生物科技有限公司

地址: 广州市萝岗区广州开发区科学城神舟路 788 号

邮编: 510663

传真: 020-32078333-8619

销售热线: 020-32078333-8602 技术热线: 020-32078333-8877、8876

Http://www.huankai.com E-mail: Webmaster@huankai.com

## SR0260 改良纤维二糖多粘菌素 B 多粘菌素 E (mCPC) 琼脂基础 配套试剂说明书

用途:

每支添加于 50ml 025110 改良纤维二糖多粘菌素 B 多粘菌素 E (mCPC) 琼脂基础。

成份:

纤维二糖	0.5g/支
多粘菌素 B	5000IU/支
多粘菌素 E	20000IU/支

使用方法:

- 西林瓶的打开方法: 本西林瓶在铝盖上有箭头的标志, 开启西林瓶前, 用 75%酒精棉消毒西林瓶表面, 在无菌条件下, 按铝盖上的箭头方向打开铝盖, 撕开铝盖, 打开西林瓶胶塞。如右图所示
- 试剂的使用方法: 每支加入 2ml 无菌水, 45℃ 水浴加热使试剂完全溶解, 再每支添加于 50ml 025110 改良纤维二糖多粘菌素 B 多粘菌素 E (mCPC) 琼脂基础

贮存: 2~8℃

规格: 10 支/盒

有效期: 见标签

(西林瓶开启示意图)



广东环凯微生物科技有限公司

地址: 广州市萝岗区广州开发区科学城神舟路 788 号

邮编: 510663

传真: 020-32078333-8619

销售热线: 020-32078333-8602 技术热线: 020-32078333-8877、8876

Http://www.huankai.com E-mail: Webmaster@huankai.com